

# VORTEX-GENIE 2 KÄYTTÖOHJE

## **I RAVISTELU "KOSKETUS" - PERIAATTEELLA**

- KYTKE LAITE SÄHKÖVERKKOON
- KÄÄNNÄ VIPUKYTKIN ASEENTON "TOUCH"
- KOEPUTKEN PAINALLUS KUMIKUPPIIN/TASOON KÄYNNISTÄÄ RAVISTELIJAN
- HALUTTU RAVISTELUNOPEUS SÄÄDETÄÄN "SPEED CONTROL" NUPILLA, SEKOITUS (1-3) TAI RAVISTELU (1-8)

## **II JATKUVA RAVISTELU**

- KYTKE LAITE SÄHKÖVERKKOON
- KÄÄNNÄ VIPUKYTKIN ASEENTON "ON", JOLLOIN RAVISTELIJA KÄYNNISTYY
- HALUTTU RAVISTELUNOPEUS SÄÄDETÄÄN "SPEED CONTROL" NUPILLA, SEKOITUS (1-3) TAI RAVISTELU (1-8)
- RAVISTELU KYTKETÄÄN POIS KYTKIMEN ASENNOLLA "OFF"

## **RAVISTELUTASON VAIHTO**

- KUMITUTTI TAI RAVISTELUTASO IRROITETAAN VETÄMÄLLÄ YLÖSPÄIN JA ASENNETAAN PAIKOILLEN PAINAMALLA ALASPÄIN. TYÖKALUJA EI TARVITA

**VORTEX-GENIE 2 RAVISTELIJA ON VTT/SAIRAALATEKNIIKAN LABORATORION TARKASTAMA JA SE TÄYTTÄÄ EMC- JA PIENJÄNNITE-DIREKTIIVIEN VAATIMUKSET.**